

## BRC-T-UT Serisi Yüksek Hız Masaüstü Dokunmatik Ekran Santrifüjler


**BRC-Micro**



**BRC-5180T/UT**



**BRC-5300T/UT**

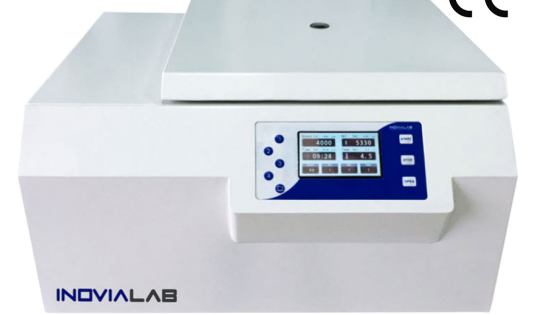

### Özellikler;

BRC-T/UT Serisi yeni dizayn dokunmatik ekran soğutmalı santrifüj cihazlarımız genellikle kan bankaları, laboratuvar ve hastanelerde, tam kandan plazma, trombosit ve eritrosit ayırma gibi işlemler için kullanılmaktadır. Üretiminde; yüksek torklu, mikroişlemci kontrollü ve bakım gerektirmeyen, toz kirliliği oluşturmeyen fırçasız motor kullanılmıştır. Direkt tahrikli ve rotorlu esnek mil sistemi, 10 grama kadar olan dengesizliği tolere edebilmektedir ve bu sayede düzgün çalışma, düşük ses ve küçük titreşim sağlar. Çevre kirliliği oluşturmeyen, kolayca soğuk ve sıcak dönüşümlü, flor içermeyen çift döngü soğutmalı ithal kompresör ve hassas sıcaklık kontrolüne sahiptir. Cihaz piyasada kullanılmakta olan kan torbalarını sorunsuzca santrifüj edebilecek rotor ve donanımlara sahiptir. Mikro-bilgisayar kontrol. Elektrikli otomatik kilit sistemi, süper hız ve dengesizlik koruması. Santrifüj gövdesi, emniyetli ve güvenilir, yüksek kaliteli çelikten imal edilmiştir ve üst kapağında kalibrasyon işlemlerini yapabilmek için gerekli gözlem penceresi bulunmaktadır. Güvenilir kilit sistemi ve sensörler ile cihaz kapak kapatılmadan çalışmaya başlamaz ve cihaz tamamen durmadan kapak açılmaz. Herhangi bir elektrik kesintisi gibi bir durumda cihazın yan tarafında bulunan manuel anahtar ile kapak açılabilir. Cihaz herhangi bir arıza veya hatalı kullanım durumunda kullanıcıyı uyarmak sensörler ve alarm sistemleri ile donatılmıştır.

### Panel üzerinde yer alan Menü seçeneği sizlere aşağıda bulunan özellikleri ayarlamayı sağlar;

- \*Cihazın "Sleep Time(Uyku Zamanı)"
- \*İşlemin sonunda gelen "Buzzer(Alarm)"
- \*"Timer(Zaman)"ı diğer anlamıyla cihazın çalışma süresini sıcaklığa veya RPM'e göre ayarlamayı
- \*Buzlanmayı tutmak veya çözmek için "Defrost(Çözme)"
- \*İşlem sona erdiğinde kapağın otomatik veya manuel açılmasını tercih edebileceğiniz "Lid Mode(Kapak Modu)"nu ayarlamayı sağlar.
- \*Farklı işlemler için 10'a kadar hafıza kapasitesi.
- \*LCD dokunmatik ekran üzerinden ayarlanabilir RPM/RCF, Zaman, Sıcaklık ve ayarlanabilir 9 farklı ivmelenme ve yavaşlama fonksiyonu.



### Teknik Özellikler;

| Model                     | BRC Micro   | BRC-5180T    | BRC-5180UT   | BRC-5300T    | BRC-5300UT   |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maks. Hız(RPM)            | 16000       | 18500        | 21000        | 18500        | 21000        |
| Maks. RCF(xg)             | 19041       | 23990        | 31910        | 23990        | 30910        |
| Maks. Kapasite            | 6x100ml     | 4x180ml      | 4x180ml      | 4x300ml      | 4x300ml      |
| Sıcaklık Aralığı          | 20°C - 40°C | -20°C - 40°C | -20°C - 40°C | -20°C - 40°C | -20°C - 40°C |
| Sıcaklık Doğruluğu        | ±1°C        | ±1°C         | ±1°C         | ±1°C         | ±1°C         |
| Zamanlama Aralığı         | 0 - 99dk    | 0 - 99dk     | 0 - 99dk     | 0 - 99dk     | 0 - 99dk     |
| Hız Doğruluğu             | ±20r/dk     | ±20r/dk      | ±20r/dk      | ±20r/dk      | ±20r/dk      |
| Gürültü                   | <50dB       | ≤55dB        | ≤55dB        | ≤60dB        | ≤60dB        |
| Güç Kaynağı(220V)         | 5A          | 5A           | 7A           | 6A           | 7A           |
| Boyutlar (GxDxY)(mm)      | 490x490x250 | 570x600x455  | 570x600x340  | 640x665x400  | 660x665x375  |
| Ambalaj Boyutları (GxDxY) | 590x590x60  | 750x670x455  | 750x670x455  | 820x735x535  | 820x735x535  |
| Net/Brüt Ağırlık (Kg)     | 44 / 50     | 105 / 118    | 105 / 118    | 120 / 132    | 100 / 117    |